



VS-1 涡旋混合器

体积小 巧

坚实稳固

经久耐用



性能参数

- 交流罩极电机，25W输出功率
- 高性能硅胶涡旋头，超强耐磨
- 具有点动、连续运转功能
- 电机最高转速3000rpm
- 内置加重块，整机重量达3.3公斤
- 体积(长×宽×高)：125×150×120mm
- 电源：220V/50Hz，50W

操作提示

1. 更换垫片：仪器自带两种垫片，一种圆垫，一种平垫，请根据样品容器来选择。
2. 点动涡旋：将电源开关拨到右边“点动”档，则为点动。此时按下上面垫片即开始涡旋，点动时以最大速度涡旋。
3. 连续涡旋：将电源开关拨到左边“连续”档，则电机连续涡旋。
4. 电源开关：将电源开关打到中间位置即关断电源。



圆垫



平垫